

ご利用者様各位

2018 年 1 月
株式会社堀内製作所

ネジ付き薬瓶のオーバーキャップ仕様変更のお知らせ

平素は弊社製品をご利用いただきまして、まことにありがとうございます。

この度、G-04、G-05 ネジ付き薬瓶(スポイト、ハケ)に付属しているオーバーキャップの形状が、諸事情により変更となります。

それに伴い、使用時に若干の変更がありますのでお知らせいたします。

仕様変更品はオーバーキャップが深く装着されます

装着する際はオーバーキャップが「カチッ」と音が鳴るまで挿入してください。外す際はしっかりと栓が閉じていることを確認のうえ作業をお願い致します。

まれにオーバーキャップの脱着がしづらい場合があります。

その場合はオーバーキャップを深く挿入しない、もしくはオーバーキャップを外して使用することをお勧めいたします。

従来品と変更品の違いを写真で解説しますのでご確認ください。(次ページ商品画像参照)

仕様変更品にはパッケージと製品を梱包しているビニール袋に仕様変更品と判別しやすいようにシールを添付します。

(次ページ梱包状態画像参照)

シールの添付は本年中を予定しています。(出荷状況により前後する可能性があります)


色によって従来品と仕様変更品が混在する場合があります。ご迷惑をおかけいたしますがご了承ください。

ご質問、ご不明等は弊社までご連絡をよろしくお願い申し上げます。

【商品画像】



【梱包状態画像】

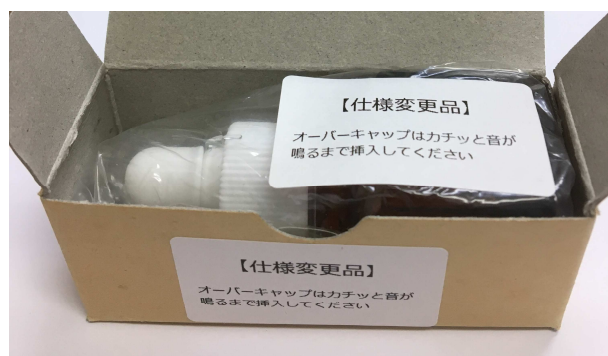

<お問い合わせ先>

株式会社堀内製作所

〒132-0021 東京都江戸川区中央 4-21-6

TEL: 03-3652-4945 FAX: 03-3652-4911

URL: <http://horiuchiseisakujo.co.jp>