

アルカリ性溶液をガラス瓶で使用する際のご注意

平素は弊社製品をご愛用いただきましてありがとうございます。

弊社ガラス容器を使用する上で注意がございます。

ガラスはアルカリ性の溶液(次亜塩素酸ナトリウム、水酸化ナトリウム、フッ化水素酸 等)に弱い材質です。

ガラス容器にアルカリ性の溶液を入れて長期間保存(目安：1週間以上)すると、溶解して液体に瓶の色が移る、濃度の高い溶液ではガラスが結晶化して破損する等の恐れがあります。

アルカリ性の溶液をガラス容器にて使用する際は、必要の分のみを元のボトルよりガラス容器に移し、使用後は速やかに瓶の洗浄をお願い致します。

以上、よろしく願いいたします。

この件についてのお問い合わせ先

株式会社堀内製作所

TEL：03-3652-4945

Mail：ask@horiuchiseisakujo.co.jp

担当：堀内